

**KIT TH TEST 2 à 60 °F**

**1KT001**

Verser l'eau à analyser dans le tube à essai jusqu'au repère 10 ml.

Ajouter 2 gouttes de réactif K et agiter.

Ajouter 5 gouttes de réactif N° 1 et agiter.

Si la couleur est bleue, l'eau est douce (TH = 0)

Si la couleur est rouge, l'eau est dure. Dans ce cas, compter le nombre de gouttes de réactif N° 2 qu'il faut ajouter en agitant le tube à essai pour que la couleur vire au bleu.

**LA DURETE EST EGALE AU NOMBRE DE GOUTTES COULEES  
PRECISION : 1 GOUTTE = 2°F**