

EBA 200/200 S

Petites centrifugeuses

Optimal : un grand rendement pour les petits laboratoires





Un coup d'œil dans la cuve
pour découvrir le rotor avec
tubes de prélèvement sanguin

IDÉALES POUR TRAITER DE PETITES QUANTITÉS D'ÉCHANTILLONS

Les modèles EBA 200 et EBA 200S sont de petites centrifugeuses pratiques permettant de traiter des échantillons en faible quantité. Elles sont équipées en série d'un rotor angulaire 8 places permettant de loger des tubes d'un volume allant jusqu'à 15 ml.

Avec une ACR max. de 3.461, la centrifugeuse EBA 200 est l'appareil idéal pour les cabinets médicaux. Plus puissant, avec une ACR max. de 6.153, le modèle EBA 200S trouve parfaitement sa place dans les laboratoires d'urgence où chaque minute compte. Ses grandes vitesses permettent de diminuer la durée de centrifugation de telle façon que quelques minutes suffisent pour obtenir un plasma pauvre en plaquettes prêt à être analysé.

Les deux modèles sont équipés d'un entraînement à fréquence ne nécessitant aucun entretien et d'un dispositif d'arrêt en cas de déséquilibre.



EBA 200
Petite centrifugeuse

Réf. 1800



EBA 200S
Petite centrifugeuse

Réf. 1802

ACCESSOIRES

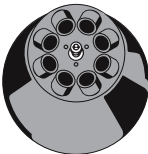


Rotor angulaire EBA 200/EBA 200S, 8 places, pour tous les tubes courants jusqu'à 15 ml

↗ 33°
n = 6.000 min⁻¹ / 8.000 min⁻¹
ACR max. 3.461 / 6.153



Rotor angulaire représenté avec différents tubes de prélèvement sanguin

Capacité en ml	0,5	1,5	2,0	4	5	6	15	1,1 – 1,4	2,6 – 3,4	2,7 – 3	4,5 – 5	4,9
Ø x L en mm	10,7 x 36	11 x 38	11 x 38	10 x 88	12 x 75	12 x 82	17 x 100	8 x 66	13 x 65	11 x 66	11 x 92	13 x 90
Réf.	Pédiatrie	2078	0536	-	0553 ¹⁾	0501 ¹⁾	0518 ¹⁾	Tubes sanguin / d'urine				
 Rotor incl.												
												
Réf.	1063-8 (8 pces)			6305	1054-A		-	1054-A			-	
Orifice Ø x L en mm	11 x 35			11,5 x 67,5	13,5 x 60		17,7 x 88	13,5 x 60			17,7 x 88	
Tubes par rotor	8											
ACR max. ¹⁾ EBA 200	2.214	2.173		2.817	2.697		3.461	2.697			3.461	
ACR max. ¹⁾ EBA 200S	3.935	3.864		5.009	4.794		6.153	4.794			6.153	
Rayon en mm	55	54		70	67		86	67			86	
Accélération en s	17 (EBA 200) / 12 (EBA 200S)											
Décélération en s, freiné	37 (EBA 200) / 17 (EBA 200S)											

Capacité en ml	7,5–8,5	9–10	10	1,6–5	4–7	8	8,5–10	12	15
Ø x L en mm	15x92	16x92	15x102	13x75	13x100	16x125	16x100	17x102	17x120
Réf.	Tubes sanguin / d'urine								0509
 Rotor incl.									
									
Réf.	-			1054-A	1058	-			
Orifice Ø x L en mm	17,7 x88			13,5x60	13,5x79	17,7x88			
Tubes par rotor	8			8	8	4	8	4	
ACR max. ¹⁾ EBA 200	3.461			2.697	3.461				
ACR max. ¹⁾ EBA 200S	6.153			4.794	6.153				
Rayon en mm	86			67	86				
Accélération en s	17 (EBA 200) / 12 (EBA 200S)								
Décélération en s, freiné	37 (EBA 200) / 17 (EBA 200S)								

¹⁾ Veuillez prendre en compte que les valeurs d'ACR indiquées se réfèrent uniquement à la puissance des rotors. Veuillez vous adresser aux fabricants des tubes pour savoir à quelle ACR maximale les récipients de centrifugation peuvent être soumis. L'ACR maximale s'élève à 4.000 pour les tubes en verre signalés par la note ¹⁾.

²⁾ Seulement pour l'EBA 200 ! Le modèle EBA 200 S est livré en série avec un adaptateur pour ces tubes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



TECHNOLOGIE		EBA 200		EBA 200S	
Petite centrifugeuse, avec rotor					
Tension ¹⁾		200–240 V 1 ~	100–127 V 1 ~	200–240 V 1 ~	100–127 V 1 ~
Fréquence		50–60 Hz	50–60 Hz	50–60 Hz	50–60 Hz
Charge de connexion		100 VA	100 VA	160 VA	160 VA
Émission, Immunité		EN/IEC 61326-1, classe B	FCC classe B	EN/IEC 61326-1, classe B	FCC classe B
	Capacité max.	8 x 15 ml	8 x 15 ml	8 x 15 ml	8 x 15 ml
	RPM max. (vitesse)	6.000 min ⁻¹	6.000 min ⁻¹	8.000 min ⁻¹	8.000 min ⁻¹
	ACR max.	3.461	3.461	6.153	6.153
Durée		1 – 99 min, ∞ fonctionnement en continu, cycle de courte durée (touche « Impuls »)			
Dimensions (h x l x p)		228 x 261 x 353 mm	228 x 261 x 353 mm	228 x 261 x 353 mm	228 x 261 x 353 mm
Poids		env. 9 kg	env. 9 kg	env. 11 kg	env. 11 kg
Réf.		1800	1800-01	1802	1802-01

¹⁾ Autres tensions disponibles sur demande.



Les centrifugeuses Hettich satisfont à toutes les directives européennes actuellement en vigueur et répondent aux normes européennes en matière de qualité et de sécurité pour les produits médicaux, comme en attestent des labels de contrôle nationaux et internationaux tels que le CEI 61010 ou le sigle de conformité CE. La certification de l'entreprise selon ISO 9001, ISO 13485 et ISO 14001 démontre le soin et la responsabilité avec lesquels les centrifugeuses et accessoires sont fabriqués.



Notre certification d'opérateur économique agréé permet un traitement accéléré en douane.

